

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «БиолоТ»

Горностаев В.С. _____

19 июня 2008г.



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СЫВОРОТКИ КРОВИ ПЛОДОВ КОРОВЫ ЖИДКОЙ**

Сыворотка крови плодов коровы жидкая представляет собой нативную сыворотку, полученную из крови 3-9 месячных плодов путем свертывания, центрифугирования и стерилизующей фильтрации через систему мембранных фильтров с конечным размером пор не более 0,22 мкм. Сыворотка стерильная, консервантов не содержит.

Сырье, используемое для изготовления сыворотки, получают из хозяйств, не регистрировавших опасных для человека возбудителей, и в том числе прионовых заболеваний.

Сыворотка крови плодов коровы жидкая — прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании, рН от 7,0 до 8,0.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ростстимулирующий компонент питательных сред для выращивания культур клеток человека и животных и для производства МИБП. Предназначена для применения в лечебно-профилактических, санитарно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Сыворотка добавляется к питательным средам в количестве 5% от объема среды. В работе используется надосадочный слой отстоявшейся сыворотки.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 50, 100, 200, 400, 500 мл в бутылках стеклянных или полимерных, герметично закупоренных.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Срок годности - 1 год при температуре от 2 до 8 °С или 2 года при температуре от минус 10 до минус 20 °С. Сыворотка с истекшим сроком годности использованию не подлежит. Хранение и транспортирование осуществляется в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортирование при температуре от 8 до 25 °С в течение не более 7 суток или в замороженном виде.

Рекламации на сыворотку крови плодов коровы жидкую направлять в ФГУН Государственный научно-исследовательский Институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича Роспотребнадзора (119002, г. Москва, Сивцев Вражек, д. 41; тел.: 241-39-22) и на предприятие-изготовитель: ООО «БиолоТ», РФ, 195269, г. Санкт-Петербург, а/я 25, тел/факс: (812)292 6557/-8858.