

ООО «БиоЛоТ»
196006, г.Санкт-Петербург, Заставская ул. д.7
лит.3 пом.2-Н, ком.1Л
тел./факс:(812)640-44-50
ИНН 7825079163 КПП 781001001
E-mail: Info@BioloT.ru



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПЛОДОВ КОРОВЫ ЖИДКОЙ

Сыворотка крови плодов коровы жидккая представляет собой нативную сыворотку, полученную из крови 3-9 месячных плодов коровы путем свертывания, центрифугирования и стерилизующей фильтрации через систему мембранных фильтров с конечным размером пор не более 0,22 мкм. Сыворотка стерильная, консервантов не содержит.

Сырье, используемое для изготовления сыворотки, получают из хозяйств, не зарегистрировавших опасных для человека возбудителей, и в том числе прионовых заболеваний.

Сыворотка крови плодов коровы жидккая - прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании, pH от 7,0 до 8,0.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ростстимулирующий компонент питательных сред для выращивания культур клеток человека и животных и для производства МИБП. Предназначена для применения в лечебно-профилактических, санитарно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Сыворотка добавляется к питательным средам в количестве 10 % от объема среды. По желанию пользователь может изменить процент сыворотки в питательной среде.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 5,10, 50, 100, 200, 400, 500, 1000 мл в бутылках стеклянных или полимерных и 10, 20 л пластиковых мешках, герметично укупоренных.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок годности 5 лет при температуре -10°C - 20 °C. Сыворотка с истёкшим сроком годности использованию не подлежит. Транспортировать замороженной.

Рекламации на препарат направлять в адрес ООО «БиоЛоТ»: 195269, Санкт-Петербург, а/я 25