

ООО «БиолоТ»
196006, г. Санкт-Петербург, Заставская ул. д.7
лит.3 пом.2-Н, ком.1Л
тел./факс: (812)640-44-50
ИНН 7825079163 КПП 781001001
E-mail: Info@BioloT.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «БиолоТ»
В. С. Горюстаев
« 12 » июля 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СЫВОРОТКИ КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДЛЯ КУЛЬТУР КЛЕТОК ЖИДКОЙ

Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток жидкая представляет собой нативную сыворотку, полученную из крови крупного рогатого скота путем свертывания, центрифугирования и стерилизующей фильтрации через систему мембранных фильтров с конечным размером пор не более 0,22 мкм. Сыворотка стерильная, консервантов не содержит.

Сырье, используемое для изготовления сыворотки, получают из хозяйств, не регистрировавших опасных для человека возбудителей, и в том числе прионовых заболеваний.

Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток жидкая - прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании, рН от 7,4 до 8,2.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ростстимулирующий компонент питательных сред для выращивания культур клеток человека и животных и для производства МИБП. Предназначена для применения в лечебно-профилактических, санитарно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Сыворотка добавляется к питательным средам в количестве 10 % от объема среды. По желанию пользователь может изменить процент сыворотки в питательной среде.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 50, 100, 200, 400, 500, 1000 мл в бутылках стеклянных или полимерных, герметично закупоренных.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок годности 5 лет при температуре -10°C - 20°C . Сыворотка с истекшим сроком годности использованию не подлежит. Транспортировать замороженной.

Рекламации на препарат направлять в адрес ООО «БиолоТ»: 195269, Санкт-Петербург, а/я 25