

ООО «БиолоТ»  
196006, г. Санкт-Петербург, Заставская ул. д.7  
лит.3 пом.2-Н, ком.1Л  
тел./факс: (812)640-44-50  
ИНН 7825079163 КПП 781001001  
E-mail: [Info@BioloT.ru](mailto:Info@BioloT.ru)



**УТВЕРЖДАЮ:**



## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО ПРИМЕНЕНИЮ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЛОШАДИ НОРМАЛЬНОЙ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКОПЛАЗМ НА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ ЖИДКОЙ

Сыворотка крови лошади нормальная для культивирования микоплазм на питательных средах жидкая представляет собой нативную сыворотку, полученную из крови лошадей в возрасте до трех лет путем свертывания, центрифугирования и стерилизующей фильтрации через систему мембранных фильтров с конечным размером пор не более 0,22 мкм. Сыворотка стерильная, консервантов не содержит.

Сырье, используемое для изготовления сыворотки, получают из хозяйств, не регистрировавших опасных для человека возбудителей, и в том числе прионовых заболеваний.

Сыворотка крови лошади нормальная для культивирования микоплазм на питательных средах жидкая - прозрачная жидкость желтовато-оранжевого цвета. При хранении допускается изменение цвета до коричневатого, появление опалесценции, помутнения и мелкодисперсного осадка, разбивающегося при встряхивании. pH от 7,0 до 8,5.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для использования в качестве ростстимулирующего компонента питательных сред для культивирования микоплазм. При разморозке возможно появление фибрина, который не влияет на качество сыворотки. Применяется в лечебно-профилактических, санитарно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Сыворотка добавляется к питательным средам в количестве 15-20 % от объема среды. В работе используется надосадочный слой отстоявшейся сыворотки.

### ФОРМА ВЫПУСКА

По 50, 100, 200, 400, 500 мл в бутылках стеклянных или полимерных, герметично укупоренных.

### СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок годности 5 лет при температуре -10°C - 20 °C. Сыворотка с истекшим сроком годности использованию не подлежит. Транспортировать замороженной.

Рекламации на препарат направлять в адрес ООО «БиолоТ»: 195269, Санкт-Петербург, а/я 25