

ООО «БиолоТ»
196006, г. Санкт-Петербург, Заставская ул. д.7
лит.3 пом.2-Н, ком.1Л
тел./факс: (812)640-44-50
ИНН 7825079163 КПП 781001001
E-mail: Info@BioloT.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «БиолоТ»
В.С. Горностаев
«11» Июль 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЛОШАДИ ЖИДКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ

Сыворотка крови лошади жидкая стерильная представляет собой нативную сыворотку, полученную из крови лошадей в возрасте до трех лет путем свертывания, центрифугирования и стерилизующей фильтрации через систему мембранных фильтров с конечным размером пор не более 0,22 мкм. Сыворотка стерильная, консервантов не содержит.

Сыворотка крови жидкая стерильная - прозрачная жидкость желтовато-оранжевого цвета. При хранении сыворотки при температуре 4-8 °С возможно появление осадка и незначительной опалесценции. Этот осадок и опалесценция исчезают при непродолжительном нагревании в термостате при температуре 35-37°С с периодическим перемешиванием или при комнатной температуре за более продолжительное время. рН от 7,0 до 8,5.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для использования в качестве ростстимулирующего компонента питательных сред для культивирования микоплазм и других микроорганизмов. Применяется в лечебно-профилактических, санитарно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Сыворотка добавляется к питательным средам в количестве 10-20 % от объема среды.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 50, 100, 200, 400, 500 мл в бутылках стеклянных или полимерных, герметично укупоренных.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок годности 5 лет при температуре -10 - 20 °С. Сыворотка с истекшим сроком годности использованию не подлежит. Транспортировать замороженной.

Рекламации на препарат направлять в адрес ООО «БиолоТ»: 195269, Санкт-Петербург, а/я 25